


装置の概要

【型式等】

- 装置名称：MP160システム
- メーカー：BIOPAC systems
- 型式：MP160

【仕様】

- 衣服圧測定範囲：
0cmH₂O(0mmHg)～75cmH₂O(55mmHg)
- 測定方法：エアパック式(Φ20mm)
- 測定点数：最大6点

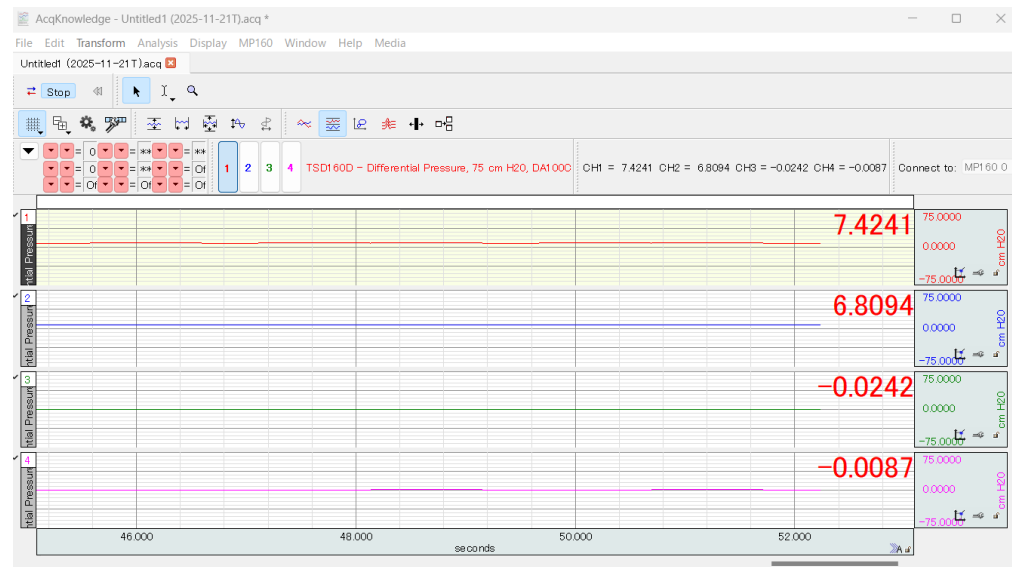

測定画面(例:4点同時測定)

衣服圧測定の測定方法

【測定方法】



センサー取り付け 衣服圧測定時

【測定結果の例】

測定部位	周長 (cm)	衣服圧(mmHg)		
		A	B	C
①	23.2	0.24	2.24	4.38
②	30.7	1.36	3.56	5.29
③	37.4	2.53	5.86	6.50
④	34.1	1.76	5.55	6.04

各測定部位の周長による、衣服圧の変化を比較することができる

【その他】

- 装置のキャリブレーション：
2点校正(0cmH₂O、25cmH₂O)
- その他の測定項目：
表面温度、脈拍数、EMG
- 保有トルソー(足型)：
MSX-20(女性モデル、(株)七彩製)
MSX-20M(男性モデル、(株)七彩製)

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備使用	衣服圧計測装置 (MP160)	1時間ごと	1,740
依頼試験	その他の試験 (物性試験)	1試料	3,200

〒963-0297
郡山市待池台1丁目12番地
TEL: 024-959-1739 (繊維・高分子科)
FAX: 024-959-1761

装置の活用事例

- 着用時のフィット感(きつい/ゆるい)の評価
- 製品開発における衣服圧の評価
※メディカル・ヘルスケア分野(弾性ストッキング等)、スポーツ・アウトドア分野(コンプレッションウェア等)、アパレル分野(補正、インナー等)など

県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当科までご確認ください。